

Rakoff染色液

货号: AC11640

规格: 100mL/500mL

保存: 室温, 避光保存, 有效期6个月

产品介绍:

细胞学常规染色有巴氏(Papanicolaou)染色、Rakoff 染色、姬姆萨染色等。Papanicolaou 染色和 Rakoff 染色均可用于检测阴道上皮雌激素水平, Rakoff 染色操作简单, 经常用于临床阴道细胞学涂片快速测定雌激素水平。

操作步骤: (仅供参考)

1. 用细胞刷沿阴道侧壁刷取黏膜鳞状上皮细胞, 放入装有 1-2mL 生理盐水的试管内。
2. 在试管内滴入 3-5 滴 Rakoff 染色液, 并轻轻混匀。
3. 取 1-2 滴混合液于载玻片上, 制成细胞涂片。
4. 待涂片干燥, 中性树脂封片。

染色结果:

| | |
|---------|-----|
| 嗜酸性细胞质 | 粉红色 |
| 嗜碱性细胞质 | 淡绿色 |
| 角化细胞固缩核 | 不着色 |

注意事项:

1. 细胞涂片时应注意使细胞均匀。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。