

## 髓鞘染色液（固绿法）

货号：AC11849

规格：3×50mL

保存：室温，避光保存，有效期1年

### 产品组成：

名称	3×50mL	保存
试剂(A): 固定液	100mL	室温，避光
试剂(B): 固绿染色液	50mL	室温，避光
试剂(C): MS 分化液	100mL	室温

### 产品介绍：

髓鞘(Myelin Sheath)是包裹在神经细胞轴突外面的一层膜，即髓鞘由髓鞘细胞和细胞膜组成，是神经膜细胞的质膜沿着轴索的轴心螺旋缠绕形成的多层脂双层结构，髓鞘上有郎飞氏结，可使神经冲动跳跃传递。髓鞘染色在病理诊断中有一定意义，髓鞘的病理变化分为早期、中期和晚期。在早期着色较深；病变中期阶段的髓鞘变性形成脂滴，可用脂质染色加以显示，后期彻底溃变并被吞噬细胞清除，故不再有髓鞘的阳性结果。

很多疾病都可以引起髓鞘的变化，髓鞘染色液(固绿法)可以显示病理情况下髓鞘是否完整、变性、坏死程度及修复情况，对神经组织的病理诊断和研究均有意义，髓鞘呈深绿色，脱髓鞘纤维不着色。

### 操作步骤：（仅供参考）

**固定：采用甲醛钙固定液固定样本。**

1. 石蜡切片脱蜡至蒸馏水。
2. 切片入 95%乙醇稍洗 1min。
3. 入固绿染色液，37℃恒温箱染色 30~45min。
4. 直接用 95%乙醇洗涤 2 次，每次 10s。
5. 蒸馏水冲洗。
6. 入 MS 分化液分色 10s。
7. 蒸馏水冲洗 (如果分色不足，可重复 6 步骤)。
8. 常规梯度乙醇脱水，二甲苯透明，中性树胶封固。

### 染色结果：

髓鞘	深绿色，横截面呈环状，纵截面呈条索状或鱼骨刺状
脱髓鞘纤维	不着色，横截面呈半环状或不着色，呈空白区

### 注意事项：

1. 分化这一步很关键，应严格控制分化时间，可在镜下观察分化程度。
2. 标本最好使用本试剂盒提供的固定液，若自备的话，可用 10%的甲醛钙固定液。
3. 切片不宜太厚，应控制在 5~7μm 以内，否则易出现脱片或过染等现象。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。