

酵母破壁酶溶液

货号: AR1020

产品内容:

成分名称	规格	保存
酵母破壁酶溶液	1.25ml	-20℃
山梨醇缓冲液	25ml	RT
巯基还原剂	0.3ml	RT

保存:

酶-20℃保存, 山梨醇缓冲液常温保存, 有效期一年。

产品说明:

酵母破壁酶为蜗牛酶、纤维素酶等多种酶的混合酶, 主要用于酵母细胞壁的处理。

本品为50%的甘油溶液。一般1-5ml酵母培养物(不超过 5×10^7 细胞)离心后的收集物, 加入25ul酵母破壁酶, 470ul山梨醇缓冲液, 再加入5ul巯基还原剂, 30℃处理1-2小时即可(如果与玻璃珠破碎法共同作用效果会更好, 特别是提取质粒等含量很少的核酸)。

相关产品:

ASA1020 核酸助沉剂

AT1120 TE缓冲液, PH=8.0

AT1060 50×TAE 缓冲液

AD1010 6×DNA Lodding Buffer

AG8080 酸洗玻璃珠

AD1900 酵母基因组DNA提取试剂盒

AD1160 酵母质粒提取试剂盒