

透析袋使用说明

产品介绍

高精度、即用型透析袋，使用前无需特殊处理，满足对截留分子量精确性和膜纯度的应用。

优点：

- 1，韧性膜材料，不易破损
- 2，孔径标准均一
- 3，对溶质的吸附性小
- 4，可选分子量范围广 100-300000
- 5，多种扁平宽度可选
- 6，特有生物技术膜，不含硫化物及金属杂质

透析袋使用方法：

- ①把透析袋剪成适当长度（10cm 左右）的小段。
- ②用 60℃ 去离子水中水浴 30 分钟，再用去离子水内冲洗 3 次，洗掉甘油。
- ③使用时，一端用下沉透析袋夹子夹紧，灌满水后，用手指适当加压，检查不漏，方可装入样品。通常要留三分之一至一半的空间，以防透析过程中，袋外的水和缓冲液过量进入袋内将袋涨破。装完样品后，用上浮夹子夹紧袋口，可在袋内放一玻璃珠，以使透析袋处于悬浮状态，即可进行透析。为了加快透析速度，除多次更换透析液外，还可使用磁力搅拌器。透析的容器要大一些，可以使用大烧杯、大量筒和塑料桶。

保质期：两年。