

MarkerIII DNA Ladder 说明书

货号：AC12975

规格：50T (250 μ l) /100T (500 μ l)

保存：-20 $^{\circ}$ C。有效期1年。

产品简介：

本产品是由7条带状双链DNA条带组成，适用于琼脂糖凝胶电泳中DNA条带的分析。

本产品为即用型产品，已含有1 \times loading buffer，直接取5 μ l电泳，使用方便，电泳图像清晰。

本产品中7条带分为200，500，800，1500，2000，3000，5000bp，其中1500bp条带约为20ng/ μ l，其余条带浓度大约10ng/ μ l。

储存液成份：

10mM Tris-HCl (pH8.4)


10mM EDTA

0.02%溴酚蓝

5%甘油

使用方法：

- 1.取5 μ l本产品加入到琼脂糖凝胶的加样孔中（每1mm加样孔宽度加1 μ l，如果加样孔较宽，可适当增加上样量）进行电泳。
- 2.建议凝胶浓度为1%琼脂糖凝胶，电泳电压4-10v/cm，电泳时间30-40分钟。
- 3.核酸染色，在紫外灯下观察电泳条带。

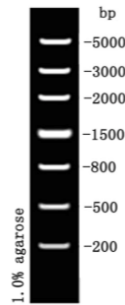

5 μ l 上样，1.0%琼脂糖凝胶电泳示意图

注意事项：

及时更换电泳缓冲液并使用新配制的琼脂糖凝胶，以免影响电泳结果。