

Millonig缓冲福尔马林 (10%)

货号: AC11748

规格: 500mL

保存: 室温, 避光保存, 有效期1年

产品介绍:

固定液分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等, 较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

Millonig 缓冲福尔马林(10%)主要由福尔马林、磷酸钠盐混合而成, 调至 pH7.2-7.4, 该固定液更适合保护超微结构。

操作步骤: (仅供参考)

- 1、一般标本固定时间控制在 1-4h/mm, 大标本应适当延长固定时间。
- 2、固定好的组织, 可在 Millonig 缓冲福尔马林(10%)或 70%乙醇中长期保存。

注意事项:

- 1、Millonig 缓冲福尔马林(10%)有一定刺激性和腐蚀性, 请在通风较好的环境下小心操作, 避免吸入。
- 2、温度对固定的影响很明显, 提高温度可以加速固定作用, 但温度不宜过高。
- 3、取出新鲜组织后, 应及时固定, 无法及时固定时, 应保存于生理盐水中及时送检。
- 4、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。