

## 冰冻切片抗原修复液说明书

**货号：**AC10805

**规格：**100ml/500ml

**保存：**常温保存，有效期一年以上

### 产品简介：

本公司生产的冰冻切片抗原修复液(Quick Antigen Retrieval Solution for Cell Sections)是一种特别适合用于冰冻切片的快速抗原修复液，只需室温孵育 5 分钟即可完成对冰冻切片样品使用多聚甲醛、甲醛或其它醛类试剂固定后的抗原修复。

### 使用说明：

- 1, 将冰冻切片用 PBS 洗涤 3 次，每次 5min。
- 2, 将切片浸泡在抗原修复液中，室温孵育 5min。
- 3, PBS 洗涤样本切片，重复 3 次，每次 5min。充分洗涤残留的 SDS，以免造成抗体失去活性。
- 4, 封闭液封闭切片。
- 5, 随后即可进行一抗孵育等后续的免疫染色步骤。